


## FUNKCE OVLÁDACÍCH PRVKŮ A INFORMACE NA DISPLEJI

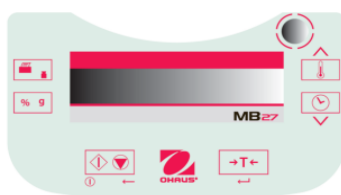

Obrázek 1-1. Funkční štítky MB27

### Přehled indikátorů na displeji – nastavení pro BEST, teplota 160 °C, čas 15 min.







Zobrazení časování a vlhkosti %      Nastavení teploty nebo aktuální teplota komory

Stabilita

Na displeji se zobrazuje hmotnost předmětů umístěných na plošince váhy

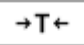


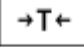

Nastavení časování

### Režim vážení

-  (Krátké stisknutí) Nastaví zobrazenou hodnotu hmotnosti na nulu.
-  (Dlouhé stisknutí) Vstoupí do pohotovostního režimu (Vypnuto). Po zapnutí lze spustit následující operace:
  -  (Krátké stisknutí) Vstoupí do režimu úprav pro nastavení teploty, hodnota bude blikat.
  -  (Krátké stisknutí) Vstoupí do režimu úprav pro nastavení času, hodnota bude blikat.
-  (Krátké stisknutí) Aktivuje režim Run, zahájí test se vzorkem větším než 0,5 g.
-  **NEPOUŽÍVAT!!!** (Dlouhé stisknutí) Zahájí kalibraci hmotnosti nebo teploty (viz Příloha A.)

### Režim úpravy teploty/času (příprava testu)

Úprava teploty: (50° až 160°C v 5° krocích)

-  (Krátké stisknutí) Vstoupí do režimu úprav pro nastavení teploty, hodnota bude blikat.
-  (Krátké nebo dlouhé stisknutí) Zvyšuje hodnotu nastavení teploty.
-  (Krátké nebo dlouhé stisknutí) Sníží hodnotu nastavení teploty.
-  (Krátké stisknutí) Přijme blikající hodnotu a vrátí se do režimu vážení.
-  (Krátké stisknutí) Ukončí režim úprav bez uložení změn.

Poznámka: Po 5 sekundách nečinnosti se nastavení blikání automaticky uloží a režim se vrátí do režimu vážení.

Úprava času: (1 až 60 minut v krocích po 30 sekundách, 61 až 99 minut v krocích po 1 minutě)